

液態自動進樣模組(Automatic liquid sampler)分析說明:



除純質液態樣品之外,植物或廢棄物提煉之油品或萃取物等液態樣品,因樣品中含有溶劑或具揮發性,以一般液態樣品封管方式分析,常因毛細現象,或揮發性過強無法定量,雖然以加入吸附劑的方式勉強取得較穩定的重量,仍有取樣造成的偏差,若直接以液態模組分析,則可獲得更為準確的分析結果。

使用者請將液態樣品先經離心處理去除雜質,液體不可有分層現象,使用者抽取欲分析之液層,置於小型樣品瓶中送測,經由自動進樣液態模組,儀器直接以注射針抽取樣品打入燃燒管中進行分析。